

آگار EMB

نام: embagar

توضیحات

محیط کشت EMB Agar با همان محیط کشت ای ام بی اگار با اگار انوزین متیلن بلو یک محیط کشت انتخابی-افترaci میباشد، در واقع یک محیط کشت انتخابی باکتری های گرم منفی علیه باکتری های گرم مثبت می باشد برای خرید محیط کشت EMB آگار با نرمال لابو در ارتباط باشید.



بررسی EMB آگار

محیط کشت EMB Agar و یا همان محیط کشت ای ام بی اگار با اگار انوزین متیلن بلو یک محیط کشت انتخابی-افترaci میباشد، در واقع یک محیط کشت انتخابی باکتری های گرم منفی علیه باکتری های گرم مثبت می باشد و محیط کشت افترaci برای جدا کردن باکتریهای میله ای روده ای گرم منفی می باشد. محیط کشت اگار انوزین متیلن بلو شامل ترکیبات زالتین (به عنوان منبع نیتروژن در EMB Agar) (لاکتوز، بافر، انوزین ۷، متیلن بلو، اگار، ساکارز) می باشد. در واقع وجود لاکتوز در EMB Agar به جدا سازی تخمیر کننده لاکتوز کمک میکند. انوزین و متیلن بلوه به عنوان شاخص های pH می باشند. محیط EMB، در تمایز چشمی اشربیشا کلی، سایر باکتری های میله ای (rods) گرم منفی روده غیرپراتوزن روده ای که تخمیر کننده ای لاکتوز هستند و دو جنس سالمونولا و شیکلا کمک کننده است. تمایز بین این باسیل های گرم منفی بر اساس رنگ کلی آن ها است که بر روی محیط قابل مشاهده است

کلی های رنگی بر روی EMB آگار: تخمیر کننده لاکتوز
کلی های بی رنگ بر روی EMB آگار: عدم توانایی تخمیر کردن لاکتوز
رنگ های آتیلین (انوزین و متیلن بلو) باکتری های گرم مثبت و گرم منفی سخت رشد را مهار می کنند. آنها با هم ترکیب می شوند و در pH اسیدی رسوب ایجاد می کنند، بنابراین به عنوان شاخص تولید اسید نیز عمل می کنند.

فرمولاسیون EMB Agar (گرم / لیتر):

Pancreatic Digest of Gelatin	۱۰.۰ g
Lactose	۱۰.۰ g
Dipotassium Phosphate.....	۲.۰ g
Eosin Y.....	۰.۴ g
Methylene Blue.....	۶۵.۰ mg
Agar	۱۵.۰ g

ویژگی های محیط کشت EMB آگار

محیط کشت انتخابی-افترaci
کشت باکتری های گرم منفی
رنگ انوزین و متیلن بلو به عنوان شناساگر pH
نهاده داری در محیط خشک و خنک و دمای ۴ الی ۳۶ درجه سانتی گراد
کاربرد محیط کشت انوزین متیلن بلو EMB:
ایزوکله کردن و افتراق باکتری های کلی فرم و کلی فرم های منفی
کشت باکتری سالمونولا و شبگلا
تشخیص باکتری اشربیشا ای کولای

ویژگی EMB آگار

مشخصات

نام:	آگار EMB
نام انگلیسی:	emb agar
متراff:	ای ام بی اگار با اگار انوزین متیلن بلو
متراff (en):	EOSIN METHYLENE BLUE AGAR
ظاهر:	جامد
انحلال پذیری:	۳۶g/l
کیفیت:	MQ500
:ph Value	۷.۰ - ۷.۲ (g/l, H ₂ O, ۳۷ °C)
کد مرک:	۱۰۱۳۴۷
:Storage	Store at +۱۵°C to +۲۵°C

محیط کشت آگار انواع متیلن بلو برای باکتریهای گرم منفی در برابر باکتریهای گرم مثبت انتخاب می‌شود. علاوه بر این EMV آگار در جداسازی و تمایز باسیل های گرم منفی و باسیل های روده ای که به ترتیب کلی فرم و کلی فرم مدفع شناخته می‌شوند مفید می‌باشد. همچنین لازم به ذکر می‌باشد که بدانید باکتریهایی که لاکتوز را در کلی های رنگی به صورت متوسط تخمیر می‌کنند در حالی که آنهایی که لاکتوز را تخمیر نمی‌کنند به عنوان کلی های بی رنگ نمایش داده می‌شود. از محیط کشت آگار EMV در آزمایش های کیفیت آب برای تشخیص کلی فرم های مدفع استفاده می‌شود که احتمال آسودگی میکروارگانیسم های بیماری را را نشان می‌دهد. از محیط کشت EMV همچنین برای تمایز ارگانیسم ها در گروه اسهال خونی - روده بزرگ استفاده می‌شود.

مبنای جداسازی محیط کشت ای ام بی:

مبنای جداسازی محیط کشت ای ام بی بر اساس به کار گیری دو رنگ شاخص متیلن بلو و انواع هست در واقع با وجود این رنگ ها ارگانیسم های تخمیر کننده لاکتوز از غیر تخمیر کننده لاکتوز شناسایی می‌شوند زیرا اسید تولید شده به وسیله میکرو ارگانیسم های نخmir کننده لاکتوز در ترکیب با این رنگها منجر به کلنهای رنگی می‌شود و در ادامه می‌توان از رنگ کلنهای های ایجاد شده روی محیط کشت Agar EMV باسیل های گرم منفی را از همدیگر شناسایی کرد. همچنین ترکیب این دو رنگ مانع از رشد بسیاری از باکتری های گرم مثبت می‌شود.

روش ساخت محیط کشت: **EMB AGAR**

۳۶ گرم از محیط کشت ای ام بی اگار را در یک لیتر اب مقطر حل کرده سپس حرارت میدهیم تا کاملاً محیط کشت محلول شود سپس در دمای ۱۳۱ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه اتوکلاو می‌کنیم تا استریل شود و در اخر در دمای مناسب قرار می‌دهیم تا سرد شود و داخل پلیت های استریل پخش می‌کنیم.

نگهداری محیط کشت: **EMB AGAR**

این محیط صرفا برای آزمایشگاه است و باید در برابر قوطی کاملاً بسته باشد. از تابش شدید آفتاب جلوگیری شود، در محیط خشک و خنک و رطوبت کمتر از ۶۰٪ قرار گیرد. | محیط آماده شده را در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

خرید EMV آگار

فروشگاه نرمال لابو مرکز فروش و پخش انواع مواد شیمیایی، معرف ها، بافر ها و محیط های کشت با برنده **merck** آلمان می‌باشد و همواره تلاش کرده است که محصولات را با بهترین قیمت به شما عزیزان ارائه کند با توجه به این موضوع که محیط گشت ها برای انجام آزمایش ها و نتیجه گیری های مهم انجام می‌شوند تیم نرمال لابو امکان خرید تمامی محیط های کشت با برنده **sigmaaldrich** و ... و ... را به وجود آورده است تا شما بتوانید مناسب با آزمایش مدنظرتان و هدف از آزمایش انتخاب خود را انجام دهید در نظر داشته باشید که خرید محیط کشت در نرمال لابو هم به صورت تعداد و هم به صورت عده اندام پذیر است. با توجه به کاربردهای فراوان و کارایی زیاد محیط کشت EMV شما عزیزان می‌توانید برای خرید محیط کشت **Eosin Methylene blue agar** آگار کافی است با شماره های درج شده در سایت تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کنید.