


کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴

نام: pH indicator paper

توضیحات

کاغذ ۵.۴ - ۳.۸ PH برای اندازه گیری درجه اسیدی محلولها و مایعات به کار می رود. کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴ یکی دیگر از محصولات مرک آلمان می باشد که با استفاده از آن میتوانید میزان pH را در محدوده ۳.۸ - ۵.۴ اندازه گیری کنید. برای خرید کاغذ pH با فروشگاه نرمال لابو در ارتباط باشید.

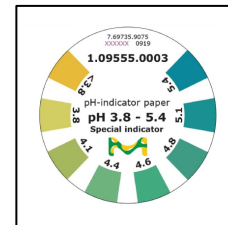

بررسی کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴

انواع تجهیزات آزمایشگاهی که در دسترس ما قرار دارد در پاره ای مواقع دارای ساختارهای پیچیده و یا ساده هستند. هر دسته از این محصولات به نوبه خود می تواند در آزمایش های مختلف استفاده شود. یکی از تجهیزات آزمایشگاهی به ظاهر ساده کاغذ پی اچ است که دارای مدل های مختلف و بازه های مختلف برای تعیین میزان اسیدی و یا بازی بودن محلول و یا مایعات می باشد. کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴ از برند merck آلمان برای تشخیص میزان اسیدی بودن ماده در بازه ۳.۸ - ۴.۱ - ۴.۴ - ۴.۶ - ۴.۸ - ۵.۱ - ۵.۴ می باشد و شما می توانید با استفاده از رنگ مشخص شده بر روی کاغذ pH و راهنمای رنگی رو جعبه تشخیص دهید که میزان اسیدی بودن محلول مورد نظر شما چقدر است. در فروشگاه نرمال لابو انواع مدل های کاغذ پی اچ به شما ارائه می شود تا شما بتوانید متناسب با مواد مورد آزمایش خود و تعیین دقیق pH از آنها استفاده کنید.

ویژگی کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴

مشخصات ✓

نام:	کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴
نام انگلیسی:	ph indicator paper ۵.۴-۳.۸
مترادف:	کاغذ PH
مترادف ها (en):	ph paper, ph paper scale
محدوده اندازه گیری pH:	۳.۸ - ۴.۱ - ۴.۴ - ۴.۶ - ۴.۸ - ۵.۱ - ۵.۴
متراز در بسته بندی:	m ۴.۸

طریقه استفاده از کاغذ ۳.۸ - ۵.۴

برای سنجش پی اچ با این کاغذ پی اچ رولی ۳.۸-۵.۴ با نام انگلیسی pH-indicator paper ۳.۸ - ۵.۴ کافی است ۵ یا ۶ سانتی از PH سنج رولی را در محلول مجهول قرار داده و پس از گذشت ۲ ثانیه آنرا بیرون آورده و پس از تغییر رنگ آنرا با طیف رنگی راهنمای روی جلد بسته بندی مقایسه می کنید. کار با این شناسگرها بسیار ساده است و به سرعت می توان پی اچ محلول را ارزیابی کرد. لازم به ذکر است که اسیدها مواد شیمیایی هستند که غلظت یون هیدروژن مثبت در آنها بالاست. این ترکیبات در محدوده PH صفر تا ۷ قرار دارند که نزدیک تر بودن آنها به صفر و در واقع PH پایین تر نشان دهنده قویتر بودن اسید است. در نظر داشته باشید که محدوده اندازه گیری این کاغذ pH از ۳.۸ تا ۵.۴ می باشد و شما نمی توانید از آن برای اندازه گیری تمامی محلول ها استفاده کنید. در نظر داشته باشید که برای اعلام نتیجه pH محلول از راهنمای تصویری روی بسته بندی کاغذ پی اچ ۳.۸-۵.۴ برند merck استفاده کنید و باتوجه به رنگ به وجود آمده میزان پی اچ محلول را بدست آورید.

خرید کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴

کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴ یکی از ابزارهای پرکاربرد در آزمایشگاه برای سنجش PH یا اسیدیته محلول های اسیدی مختلف است فروشگاه نرمال لابو با سالها سابقه درخشان در زمینه فروش انواع کاغذ پی اچ بر این نکته کاملا اشراف دارد که کیفیت کاغذ pH تاثیر بسیار مهمی در نتیجه آزمایش دارد از همین رو همواره تلاش کرده است که انواع کاغذ پی اچ را با برندهای معتبر تولید داخل و برند های معتبر جهانی همچون merck, isolab و ... به شما ارائه دهد شما می توانید برای خرید کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴ و یا اطلاع از قیمت کاغذ پی اچ ۳.۸ - ۵.۴ با کارشناسان نرمال لابو از طریق فرم استعلام و یا شماره های درج شده در سایت تماس گرفته و سفارش خرید خود را ثبت کنید.